

操作は非常に簡単
—そしてメンテナンスも容易




マクロ ピペットコントローラー

FIRST CLASS · BRAND



- 非常に簡単なピペッティング操作—
マクロピペットコントローラーを使うことで
BRAND社が開発したバルブシステムに
よりピペッティング操作が非常に簡単。
1本のレバーで吸引・排出操作ができ、
無理なく微妙な調整を可能にします。
非常に軽く、使う場所を選びません。

- カラー選択
グレー以外にブルー、グリーン、マゼンタを
用意(輸入)。
個人やサンプル別に使い分けをすることで
さらに使い易く。

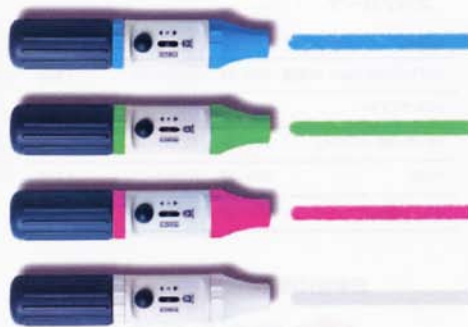

とてもシンプル！

操作は簡単、確実、快適



コストパフォーマンスに優れた新しいタイプのピペットコントローラーです。ガラス、プラスチック問わず市販の0.1~100mlまでのピペットを装着可能。非水系のメンブレンフィルターは吸って過剰に液体を吸い込んでも本体への流入、汚染を防ぎます。メンブレンフィルターとアダプターはオートクレーブによる滅菌が可能です。

オーダーリングインフォメーション


本体、スペア用メンブレンフィルタ、保証書、取扱説明書

カラー	Cat.No.	注文番号	標準価格(円)
グレイ	261-00	70260-00	8,000
グリーン	261-51	70261-51	8,000
ブルー	261-52	70261-52	8,000
マゼンタ	261-54	70261-54	8,000

スペアパーツ

製品名	Cat.No.	注文番号	単価(円)
メンブレンフィルタ-3um 未滅菌	260-52	70260-52	1,500
シリコアダプター	261-46	70260-46	1,000
アダプター-サポート(グレイ)	261-48	70260-48	1,000
ゴム球	260-37	70260-37	3,500
パルプシステム	261-28	70260-29	5,000

日本総代理店

 関東化学株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目5番1号
 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2丁目22番3号



液の充填

ゴム球を押し潰した後、ピペットレバーを上へ動かすと液を吸引します。レバーを動かす強弱により吸引スピードのコントロールが可能です。



調整・液の排出

軽くレバーを上下に動かして合わせたい位置でレバーから手を放します。排出の際はレバーを下げます。もし途中で止めたい場合は、レバーから手を放せば直ちに排出は止まります。



ブローアウト

ピペット先端に残った液はブローボタンを押すと完全に排出することができます。


BRAND

(03)6214-1094
 (06)6231-1672
 (092)414-9361